



**شرکت دانش بنیان دناژن تجهیز**

طراح و تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی و بیوتکنولوژی

## درباره ما

شرکت دناژن تجهیز در سال ۱۳۹۳، در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تهران تأسیس شد، با افتخار به عنوان یک شرکت دانش بنیان و تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی برجسته خود را به مخاطبان معرفی کرده است. تمرکز ما بر روی طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی، مواد آزمایشگاهی و بیوتکنولوژی است. همچنین، مفتخریم دارای یک واحد فعال تحقیق و توسعه هستیم که دربردارنده ی جدیدترین دستگاه ها و تکنولوژی های روز دنیا می باشد.

هدف اصلی ما در دناژن، ارائه راهکارهایی مناسب، قابل اعتماد و دقیق برای محققین و دانشمندان و متخصصین علوم بیولوژی مولکولی است تا بتوانند بهترین نتایج را در آزمایش های خود بدست آورند. همواره از بدو تاسیس تلاش کرده ایم با تمرکز بر کیفیت، دقت و انعطاف پذیری به عنوان یک شرکت پیشرو در ایران با بهره مندی و استفاده از آخرین فناوری ها بهترین تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی را به مشتریان خود ارائه دهیم. شرکت، با تولید کالایی در حد و کیفیت بهترین استانداردهای جهانی، در مسیر تبدیل شدن به یک برند معتبر جهانی تمام اهتمام خود را در این راه به کار می گیرد.





## ژل کست

**سیستم ژل کستینگ:** جهت سهولت در فرایند تهیه ژل آگارز به عنوان دستگاه کمکی الکتروفورز افقی مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور استفاده از ژل کستینگ دناژن، ابتدا و قبل از هر کاری لازم است قطعه متحرک مسدود کننده و سپس قطعه متحرک پیچ دار را بر روی قطعه بستر سوار کنید. حالا که سیستم ژل کستینگ آماده استفاده گردیده است دستگاه آماده تهیه ژل می باشد.

با ژل کست می توانید طول و عرض ژل الکتروفورز خود را مطابق تری ژل خود بسازید؛ همچنین عمق ژل را نیز مشخص کنید. توجه شود که شرکت دناژن تجهیز قابلیت تولید مدل های سفارشی متناسب با نیازهای خاص را دارا می باشد.



گیره


شانه

قطعه بستر

سینی

قطعه متحرک پیچ دار

قطعه متحرک مسدود کننده

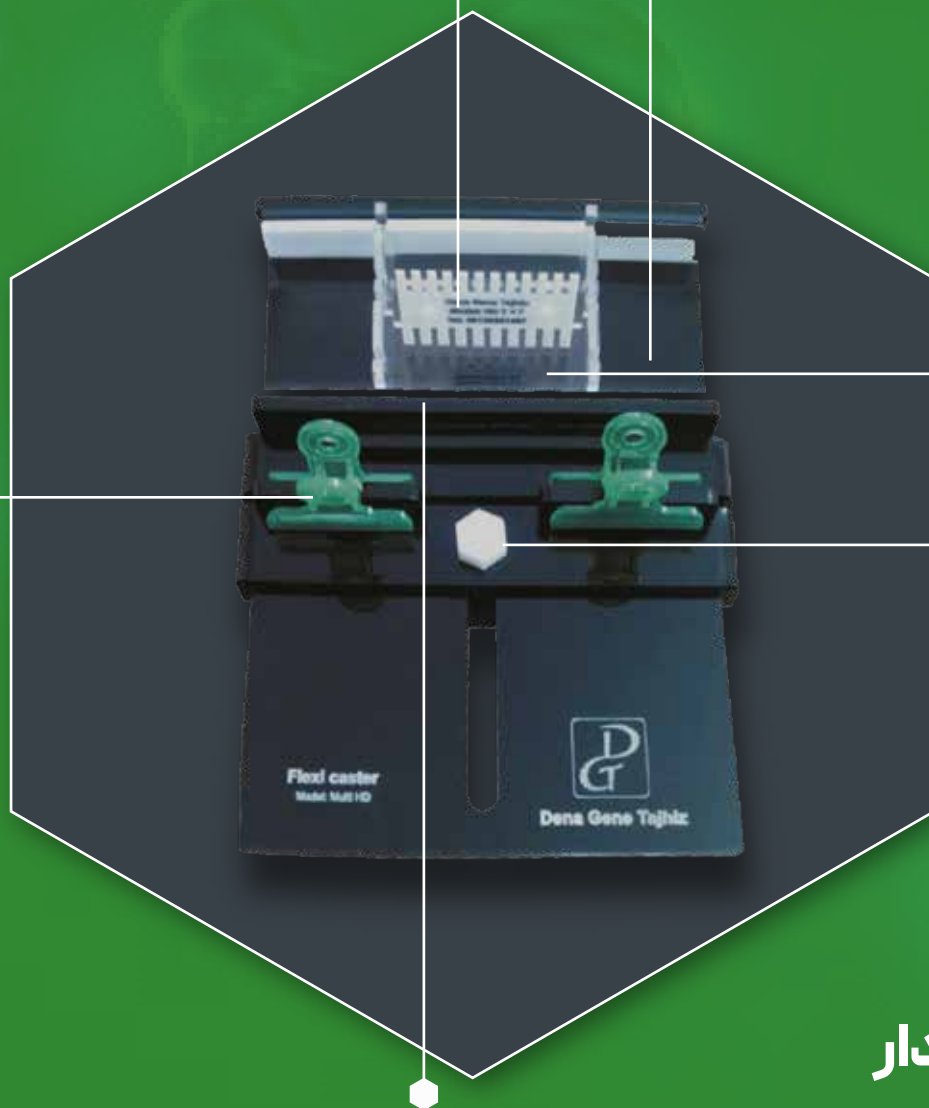


- تهیه ژل آگارز
- مولکولاریبولوژی
- ژنتیک
- تشخیص مولکولی



- ژل گذاری تمیز الکتروفورز
- سادگی در ژل ساختن
- استفاده از مواد اولیه عالی
- قابلیت ساخت انواع سائز ژل

| MultiHD               | MidiHD              | مدل                        |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| ساخت انواع ژل آگارز   | ساخت انواع ژل آگارز | قابلیت کاربری              |
| ۷×۷<br>۱۰×۱۰<br>۱۵×۱۵ | ۷×۷<br>۱۰×۱۰        | حداکثر سایز ژل (سانتی متر) |
| بله                   | بله                 | امکان ساخت مدل سفارشی      |

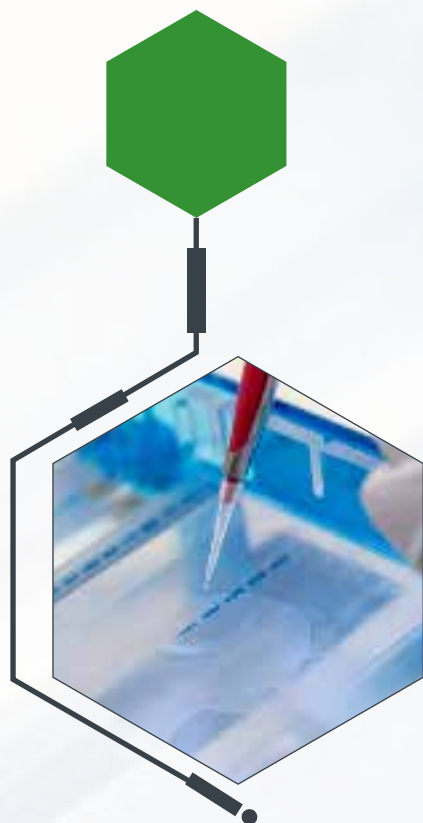

**ژل کستینگ** برای تولید ژل‌های آگارز در آزمایشگاه به صورت با کیفیت بالا که در تحقیقات ژنتیکی، بیوشیمیایی و زیست‌شناسی مولکولی استفاده می‌شوند، ایده‌آل است. سیستم ژل کستینگ ما با طراحی نوآورانه و مواد با کیفیت بالا، فرآیند ریختن ژل‌ها را با دقت و سهولت بیشتری نسبت به محصولات رقیب انجام می‌دهد.



ایران، تهران، حکیمیه، خیابان افق، مجتمع بین المللی پارک فناوری سلامت، مرکز رشد تجهیزات پزشکی،  
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

+۹۸۲۱۶۶۸۴.۴۳۵ 

+۹۸۹۱۲۷۷۱۹۷۷۴ 

www.Denagene.com 

Salesmanager@denagene.com 





ساخت تجهیزات آزمایشگاهی با کیفیت رسالت ماست.